



PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO




Ao chegar a esta página, é necessário aceitar os termos e condições da licença do LabBook (GNU) para continuar a instalação. Clique em «Yes» para iniciar a instalação ou em «No» para interromper o processo.

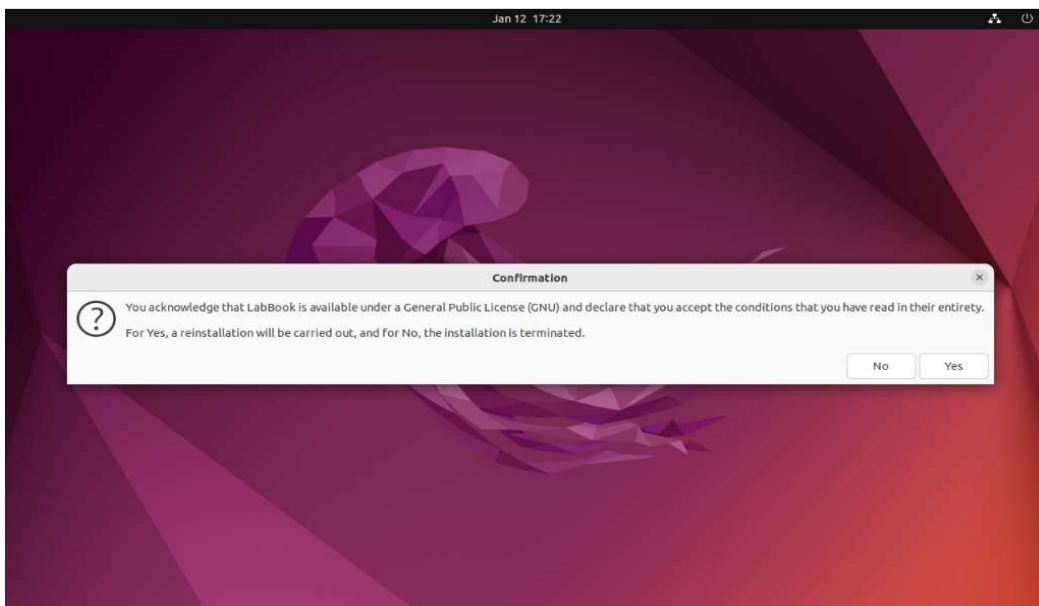


Sélectionnez «Try and Install LabBook» ou attendez quelques secondes. Les autres menus sont destinés aux spécialistes qui souhaitent, par exemple, réparer un LabBook en panne.

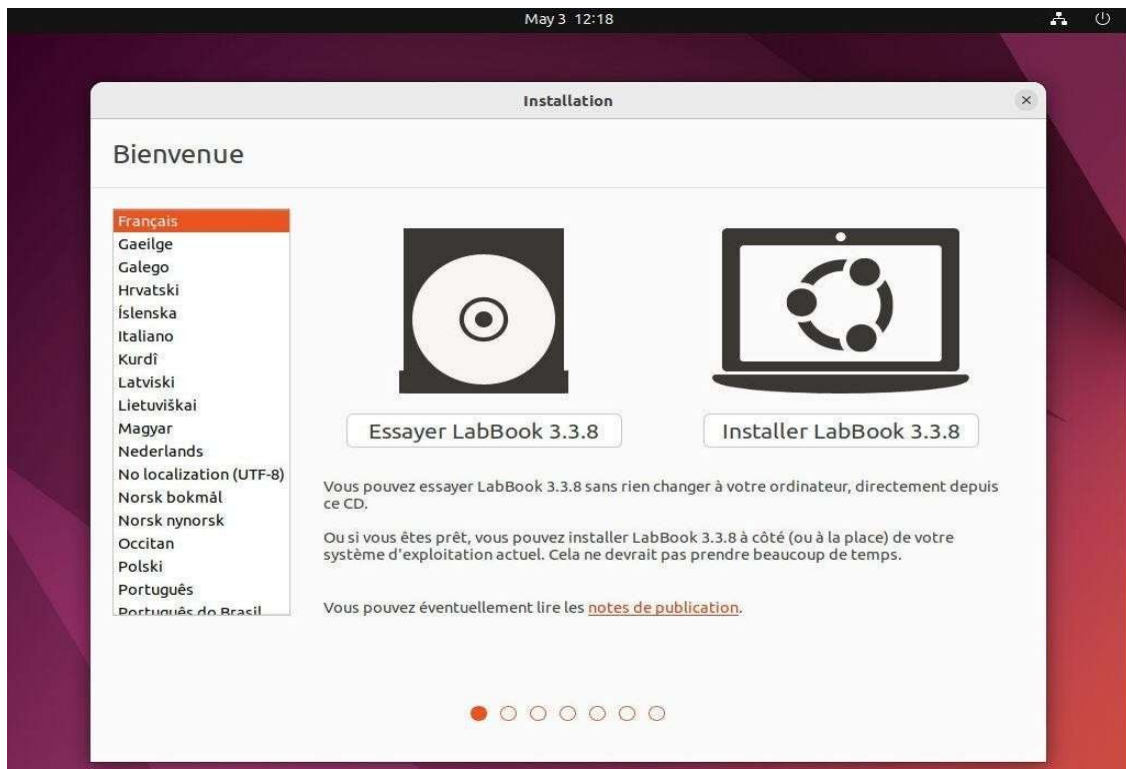

Sélectionnez «Installer LabBook 3.X».

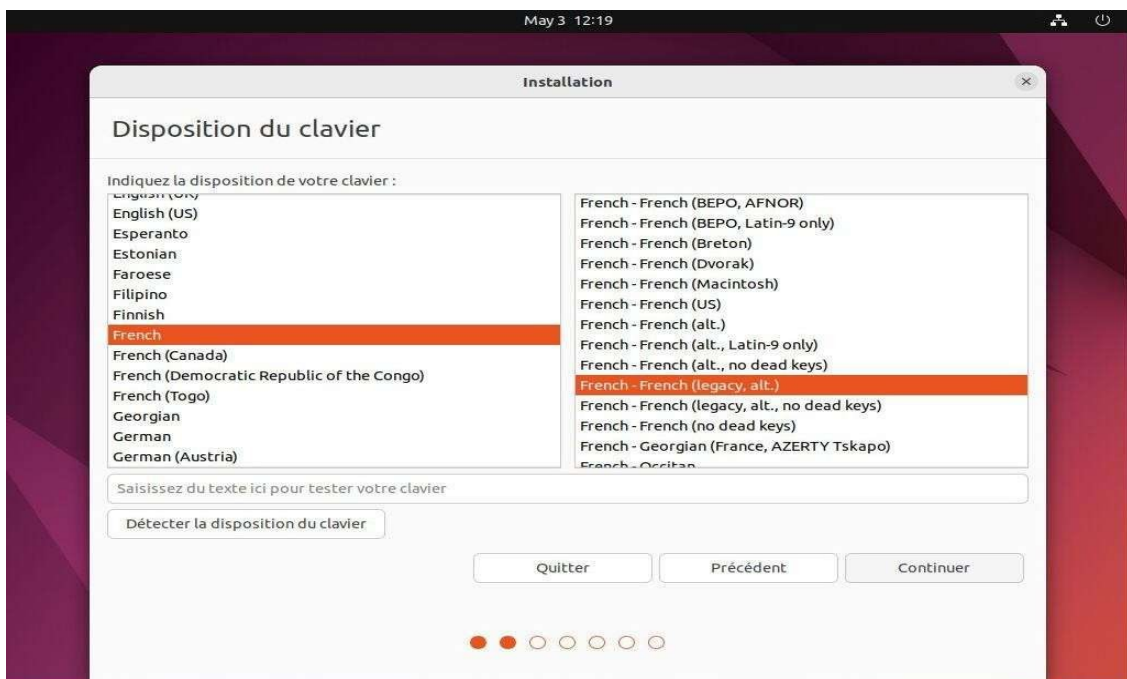

Escolha o seu teclado e, em seguida, «Continuar».


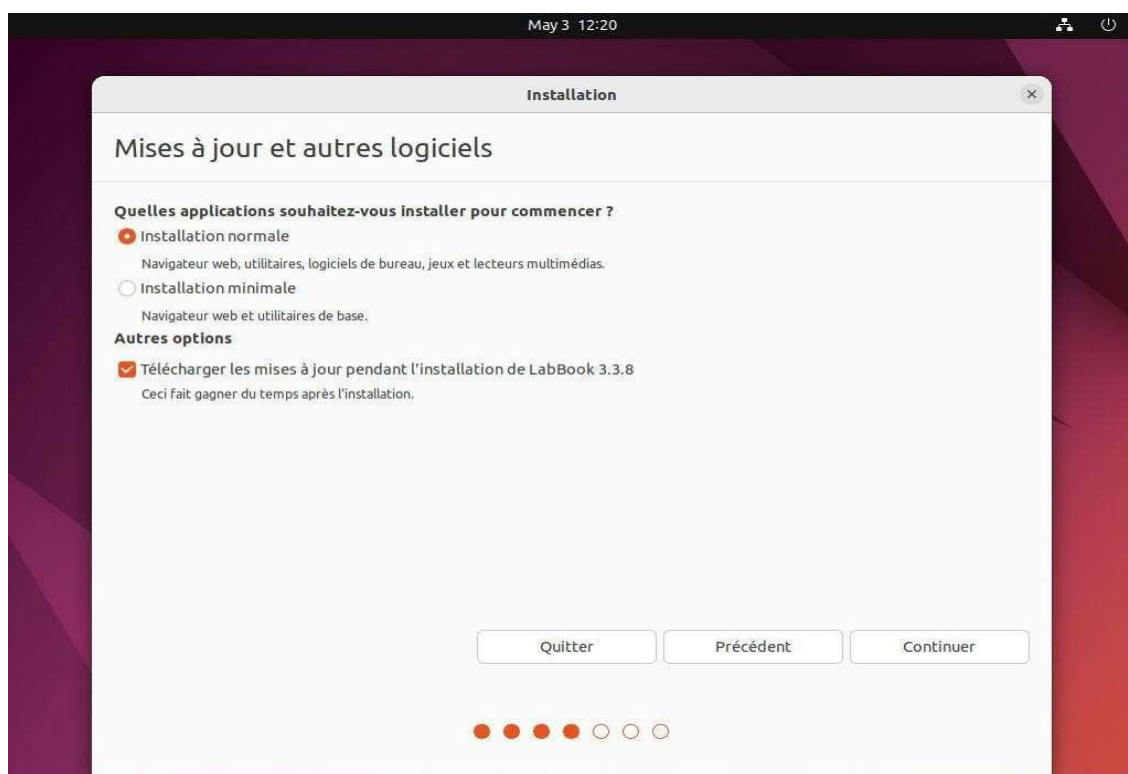


Selecione «Continuar».

Deixe a opção padrão «Apagar o disco e instalar o LabBook 3.X», a menos que pretenda particionar o seu disco rígido de forma detalhada (apenas para especialistas), caso em que deve selecionar «Outra opção».

Para encriptar o disco rígido de forma a proteger a instalação a frio, clique em «Funções avançadas» e, em seguida, assinale de preferência a opção «Utilizar LVM para a nova instalação do LabBook 3.6.4» e, por fim, assinale «Encriptar a nova instalação do LabBook 3.6.4», clicando depois em OK e «Instalar agora».


Nota: a opção «Apagar o disco e utilizar ZFS» é possível, mas está reservada a especialistas que pretendam realmente utilizar o sistema de ficheiros ZFS.

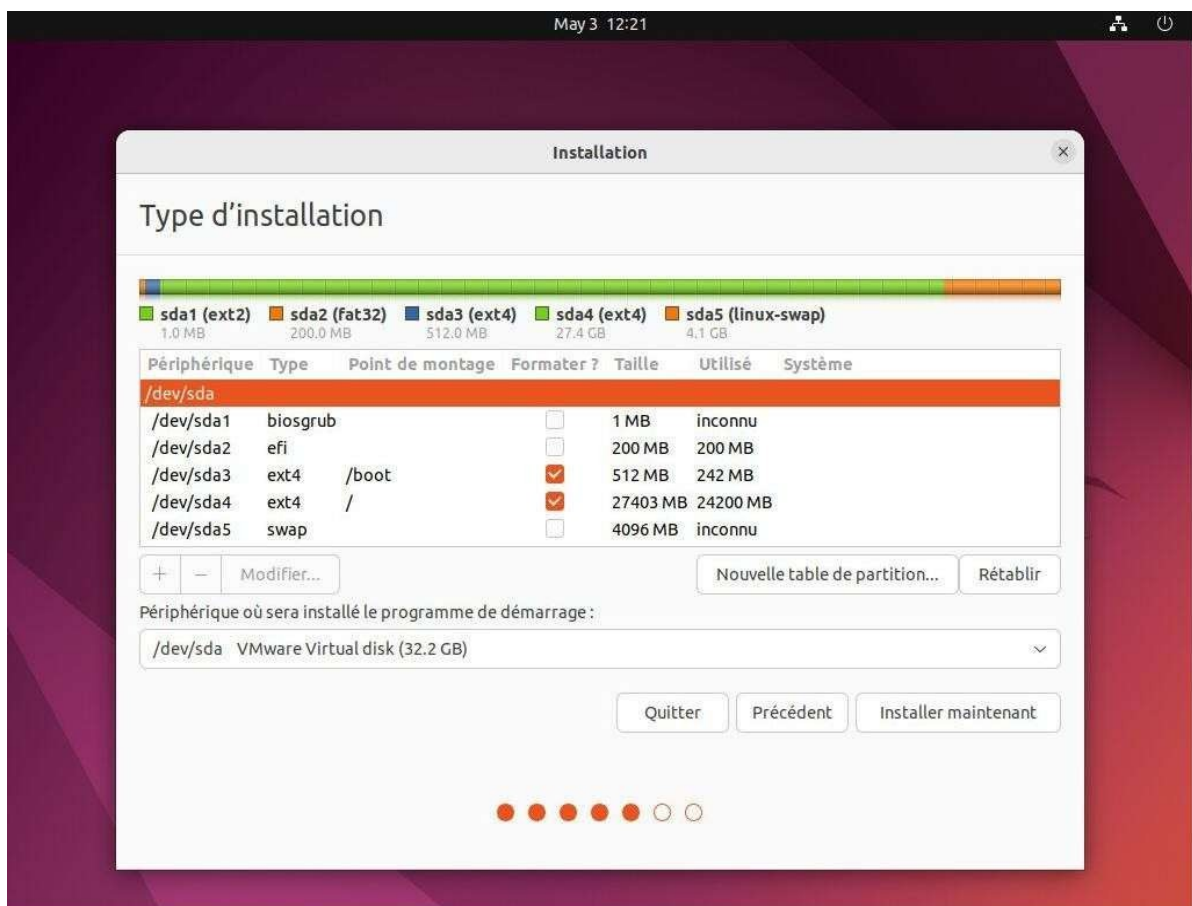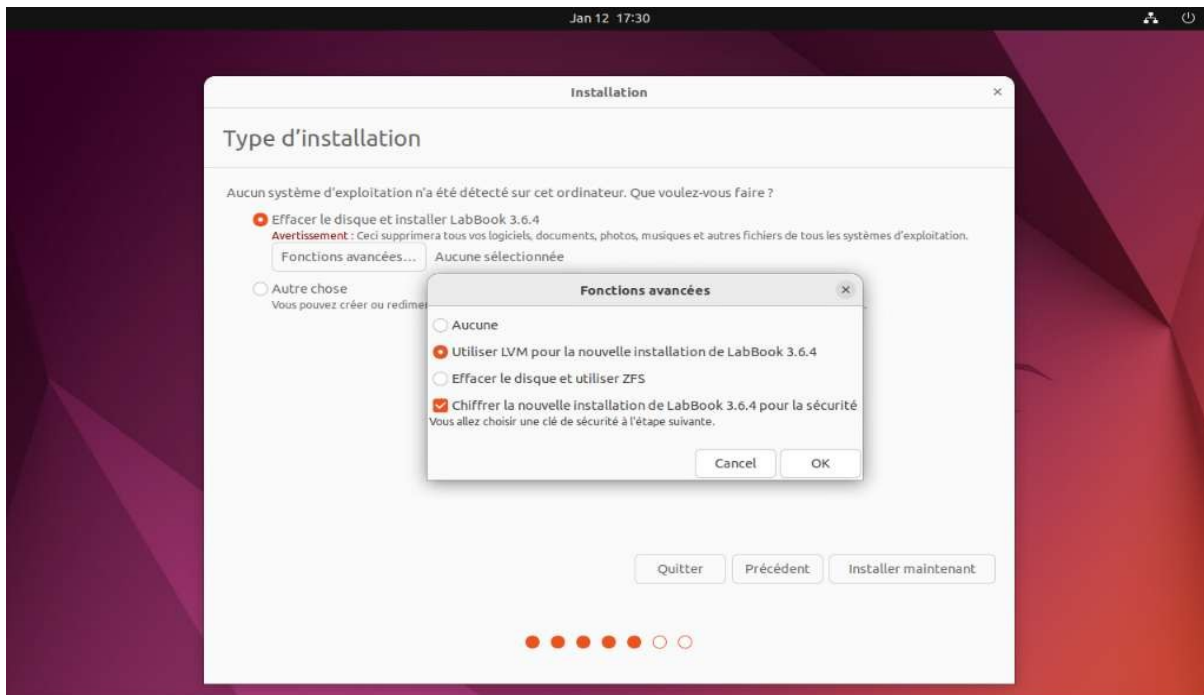

Selecione e confirme a chave de segurança e, em seguida, clique em «Instalar agora».

Tenha o cuidado de guardar bem esta chave de segurança, pois ela será solicitada sempre que iniciar o LabBook.

NB: Na ausência desta, será impossível iniciar o sistema ou recuperar as informações armazenadas no disco!

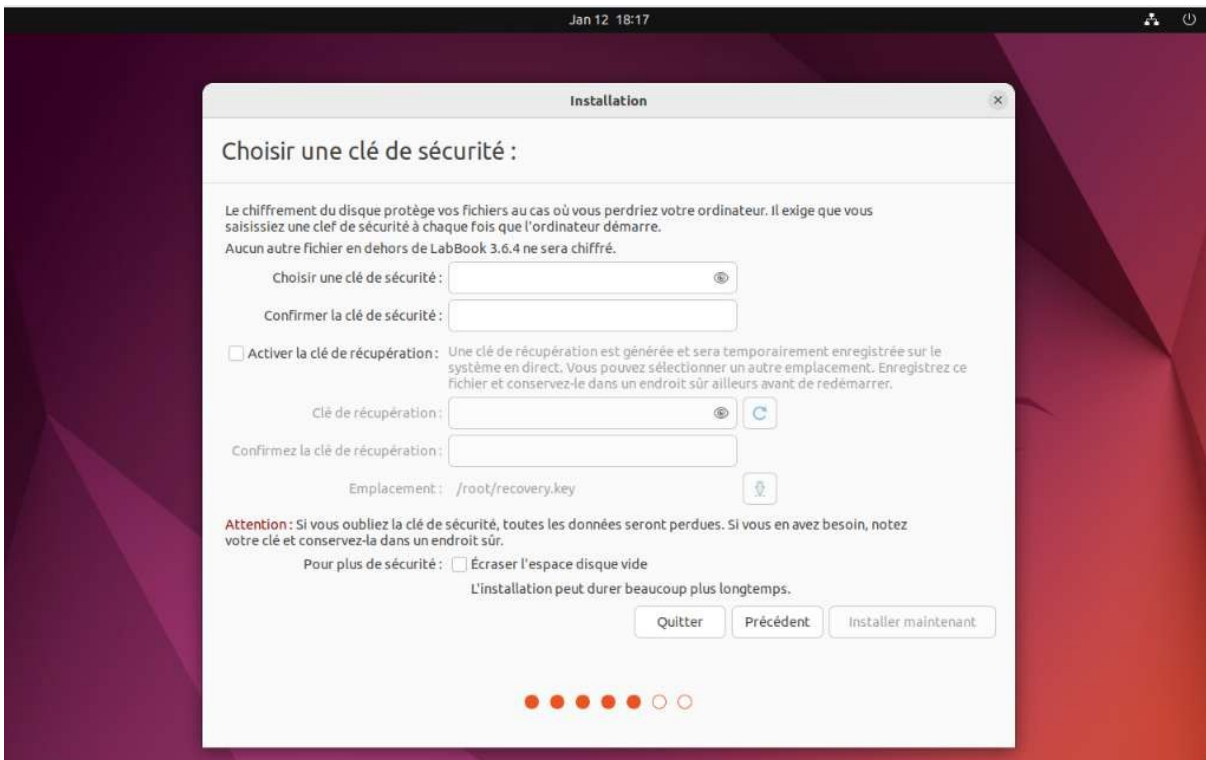

Selecione «Instalar agora», a menos que pretenda alterar a configuração proposta.

Assim que a instalação estiver concluída, a chave de segurança deverá ser introduzida para permitir o arranque do servidor.

